

Цілодобовий номер екстреної допомоги (ChemTel)
888.255.3924 в США
cleaning@alconox.com
alconox.com

- дистриб'ютори
- технічна інформація
- безкоштовні зразки
- нові розробки
- технічні документи
- ціни



LIQUINOX® Critical-Cleaning Liquid Detergent Очищающий розчин ЛІКВІНОКС

- Концентрований для економії Ваших коштів
- Замінює корозійні кислоти та небезпечні розчинники
- Безфосфатний, біологічно розкладається та легко утилізується
- Вільне промивання для забезпечення надійних результатів і відсутності залишків
- Використовуйте для проходження тестів перевірки очищення для акредитації лабораторії та схвалення інспекції підприємства

Використовується для очищення: медичних інструментів, лабораторного посуду, вакуумного обладнання, посуду для культур тканин, засобів індивідуального захисту, пробовідбірників, катетерів, трубок, склянок, чистих приміщень, медичних приладів, оптичних деталей, електронних компонентів, фармацевтичного обладнання, обладнання для виробництва косметики, металевого лиття, поковок та штампувань, промислових деталей, труб, резервуарів та реакторів. Дозволено Міністерством сільського господарства США для тваринницьких господарств і птахофабрик, що проходять федеральну інспекцію. Проходить перевірку на залишковий інгібітор для аналізу води. Використовується для посуду, чутливого до фосфатів. Сертифіковано FDA.

Використовується для видалення: ґрунту, піску, бруду, слизу, жиру, олії, крові, тканин, частинок, відкладень, хімікатів і розчинників.

Очищення поверхонь: склад з інгібітором корозії, рекомендований для скла, металу, нержавіючої сталі, порцеляни, кераміки, пластику, цементу та скловолокна. Можна використовувати для м'яких металів, таких як мідь, алюміній, цинк і магній, якщо негайно промити. Використовується для реставрації творів мистецтва. Може бути доцільним провести випробування на корозію.

Спосіб очищення: замочуванням, щіткою, губкою, тканиною, ультразвуком, проточне очищення на місці. Утворює піну — не для розпилення чи машинного використання.

Вказівки: приготуйте свіжий 1% розчин (2 1/2 столові ложки на галон, 1 1/4 унції на галон або 10 мл на літр) у холодній, теплій або гарячій воді. Якщо є, використовуйте теплу воду. Використовуйте холодну воду для плям крові. Для складних забруднень підвищте температуру води

та використовуйте більше очищувача. Очищуйте шляхом замочування, циркуляції, протирання або ультразвуковим методом. Не для розпилювачів: піниться. РЕТЕЛЬНО ПРОМИЙТЕ — бажано проточною водою. Для критичного очищення виконайте остаточне або повне промивання в дистильованій, деіонізованій або очищеній воді. Поверхні, що контактують з харчовими продуктами, промийте питною водою. Використовується на широкому спектрі скляних, керамічних, пластикових і металевих поверхонь. Може бути доцільним провести випробування на корозію. Рекомендації щодо сумісності матеріалів доступні за запитом.

Зручний формат	Alconox Cat. #
Упаковка 12x1 кварта (12 x 0,95 л)	1232
Упаковка 4 x 1 галон (4 x 3,8 л)	1201
Бочка 15 галонів (57 L л)	1215
Бочка 55 галонів (208 л)	1255
1 галон концентрату дає 100 галонів (1 літр дає 100 літрів) розчину.	

LIQUINOX доступний у провідних постачальників до лабораторій, лікарень, клінік та промислових підприємств. Щоб знайти дистриб'ютора мийних засобів Alconox, Inc., скористайтеся інструментом пошуку дилерів у розділі Support alconox.com. Щоб запросити БЕЗКОШТОВНІ зразки, скористайтеся формою Get Samples на сайті alconox.com. Або зателефонуйте Alconox, Inc. за номером +914.948.4040 сьогодні.

Цілодобовий номер екстреної допомоги (ChemTel)
888.255.3924 в США
cleaning@alconox.com
alconox.com

- дистриб'ютори
- технічна інформація
- безкоштовні зразки
- нові розробки
- технічні документи
- ціни

Типові характеристики LIQUINOX	Типові значення
pH (як є)	8,5
Поверхневий натяг 1% Sol'n (дин/см)	29
Провідність 1% Sol'n (мСм/см при 21 °C)	0,7
Форма	Рідина
Колір	Блідо-жовтий
Розчинність у воді	Повністю розчинний у всіх співвідношеннях
Ефективність у жорсткій воді	Висока ефективність.
Біорозкладаність	Так, відповідає EC648/2004
Схильність до утворення піни	Висока
Термін зберігання	24 місяці від кінця місяця виробництва
Вміст ароматизаторів і барвників	0%
Вміст фосфатів (як фосфор)	0%
Температура спалаху (градуси F)	Немає
Органічний вуглець (% у розрахунку w/w)	19%
Щільність (фунт/галон)	8,9

Хімічний опис

LIQUINOX складається в основному з однорідної суміші лінійного алкіларилсульфонату натрію, ксилосульфону натрію та етоксильованого спирту. LIQUINOX має аніонну природу.

Методи перевірки очищення

Для кількісного визначення слідових рівнів Alconox для перевірки очищення використовуйте провідність, УФ, ТОС або ВЕРХ. Додаткову інформацію дивіться на сторінці Cleaning Validation в розділі Support на alconox.com. Щодо лабораторних акредитаційних тестів, які підтверджують, що миючий засіб змивається, перегляньте розділ Accreditation Residue Detection в розділі Support на alconox.com.

Інформація про безпечність для здоров'я

Небезпечні інгредієнти OSHA	Немає
Клас небезпеки RCRA	Не є небезпечним
Пріоритетні забруднювачі EPA	Немає
Клас небезпеки DOT	Не є небезпечним
Займистість	Негорючий
Вміст латексу	Немає в продукті чи упаковці.
Подразнення	Подразнення шкіри Кат. 2, подразнення очей Кат. 2A
Пероральна токсичність	LD ₅₀ > 5000 mg/kg орально.
Токсичність при вдиханні	Не подразнюючий
Вміст VOC	0%
Вміст GMO	Немає
Джерело BSE/TSE	Немає
2007/68/EC Додаток IIIa Алергени	Немає
REACH Art. 57 (SVHC)	Немає
Інгредієнти RoHS	Немає небезпечних інгредієнтів RoHS.
Канцерогенність	NTP = Hi IARC = Hi OSHA = Hi
Інгредієнти TSCA Inventory	Так
EC 907/2006	Не містить ензимів, оптичних відбілювачів, парфумів, алергенних ароматизаторів та консервантів

Запобіжні заходи

Не вимагає жодних особливих запобіжних заходів, окрім належної промислової гігієни та техніки безпеки при роботі з будь-якими промисловими хімікатами (див. Інструкції). Паспорт безпеки доступний на сайті alconox.com. Зв'яжіться з Alconox, Inc., щоб отримати специфікації покупки. Представлена інформація типова. Не слід розглядати її як специфікації. Типові дані не є специфікацією.

Хоча інформацію в цьому звіті не слід розглядати як гарантію на продукт, ми закликаємо вас дослідити, протестувати та перевірити придатність миючих засобів Alconox, Inc. для вашого конкретного застосування. Звичайно, ми не можемо надати дозвіл на використання або рекомендувати використання наших мийних засобів, якщо вони порушують патенти. Не робіться жодних заяв або гарантій щодо безпеки продуктів або матеріалів, згаданих у Федеральній поправці про харчові добавки 1958 року.